



BETTER BASICS
LABORBEDARF

INFORMATIONEN ZU

AUFBAU UND INBETRIEBNAHME

DES SMARTRACK®



DAS SMARTRACK® UND DAS SMARTRACK® MINI

LASSEN SICH MIT WENIGEN HANDGRIFFEN

AUF JEDER STABILEN UND EBENEN OBERFLÄCHE NUTZEN


- Achten Sie bei jeder Verwendung des SmartRack® darauf, dass das SmartRack® oder SmartRack® mini auf einer stabilen und ebenen Oberfläche steht.
- Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit des SmartRack® und stellen Sie gegebenenfalls die Nutschiene und Modulhalter in eine für Ihre Bedürfnisse optimale Position.

Aufbauinformation für SmartRack® und SmartRack® mini von Better Basics Laborbedarf:


1. **Beginnen Sie damit, das SmartRack® bzw. SmartRack® mini aus der Verpackung zu nehmen** und es auf seine Füße zu stellen. Achten Sie darauf, es auf einer ebenen Fläche zu platzieren, damit es stabil und gerade steht.



2. **Beachten Sie, dass jeder der Füße des SmartRack® aus zwei Teilen besteht.** Der hintere Teil der Füße kann durch Herausziehen nach hinten entfernt werden, wodurch das SmartRack® näher an einer Wand platziert werden kann.

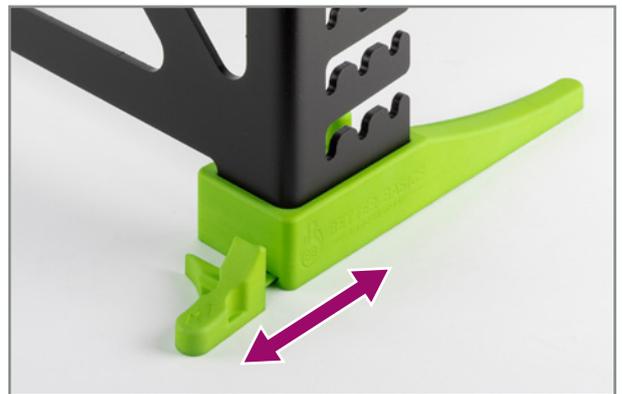


3. **Legen Sie die Auffangwanne** auf die zwei runden Positionierungspunkte auf den Füßen.

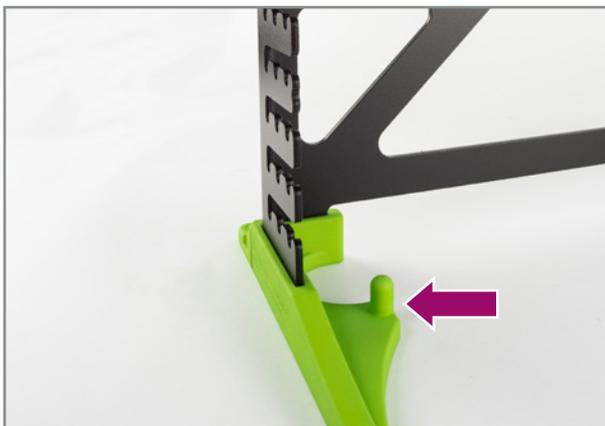

4. **Hängen Sie die Nutschienen in benötigter Anzahl (meist drei bis vier Nutschienen) in das SmartRack®** indem Sie diese an den Griffen an der linken und rechten Seite der Nutschiene halten und sie in die gewünschte Position bringen. Es gibt in jeder Höhe drei Positionsmöglichkeiten. Bitte ändern Sie die Position der Nutschienen immer ohne eingehängte Halterungsmodule.



5. **Führen Sie die Halterungsmodule in die Nutschienen ein** und drehen Sie diese dann von oben nach unten, bis Sie einen Klick verspüren. Die Halterungsmodule sind auf der Oberseite mit den jeweiligen Namen beschriftet. Achten Sie darauf, dass jedes Halterungsmodul richtig positioniert (eingerastet) ist. Ein Bild des Klickmechanismus ist hier schematisch zu sehen.

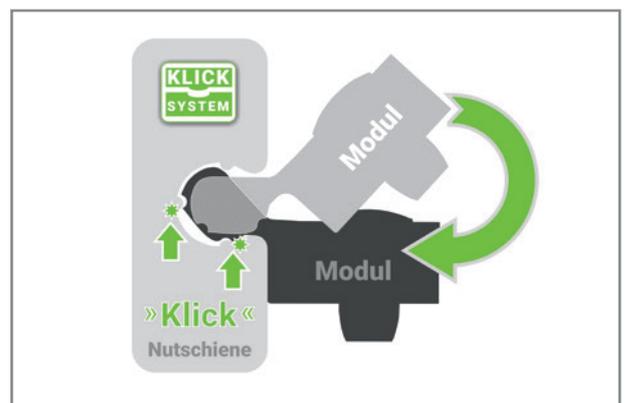

6. **Nachdem alle Halterungsmodule im SmartRack® positioniert sind**, können Sie die Laborausstattung einhängen. Hängen Sie die einzelnen Teile Ihrer Arbeitsmittel in das dafür vorgesehene Halterungsmodul ein.



7. **Einige Halterungsmodule verfügen über eine zusätzliche, drehbare Sicherung**, welche die eingehängten Laborgeräte vor einem Herausfallen bei Bewegung schützen. Drehen Sie zur Sicherung den schwarzen Sicherungsring soweit, bis die Öffnung nach hinten zeigt. Zum Öffnen der Sicherung verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.



8. **Mit diesen Schritten haben Sie nun erfolgreich Ihr SmartRack® oder SmartRack® mini aufgebaut** und sind bereit, Ihre Arbeitsmittel sicher und geordnet aufzubewahren.

Sie interessieren sich für unsere Produkten oder haben weitere Fragen?

Ihr Ansprechpartner

DURATEC
Analysentechnik GmbH

DURATEC Analysentechnik GmbH

Rheinauer Strasse 4

D-68766 Hockenheim

Telefon 06205-9450-0

Fax 06205-9450-33

Mail support@duratec.de

Web www.duratec.de



KATALOG



LINKEDIN



WEBSITE



Foto: Gebäude der Better Basics Laborbedarf GmbH in Dresden

Impressum:

Better Basics Laborbedarf GmbH, Löbtauer Str. 69, D-01159 Dresden

E-Mail: info@better-basics.de | Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Mario Schneider

Handelsregister: HRB 39524; Registergericht: Amtsgericht Dresden | USt-IdNr. gem. § 27a UStG: DE327508812

